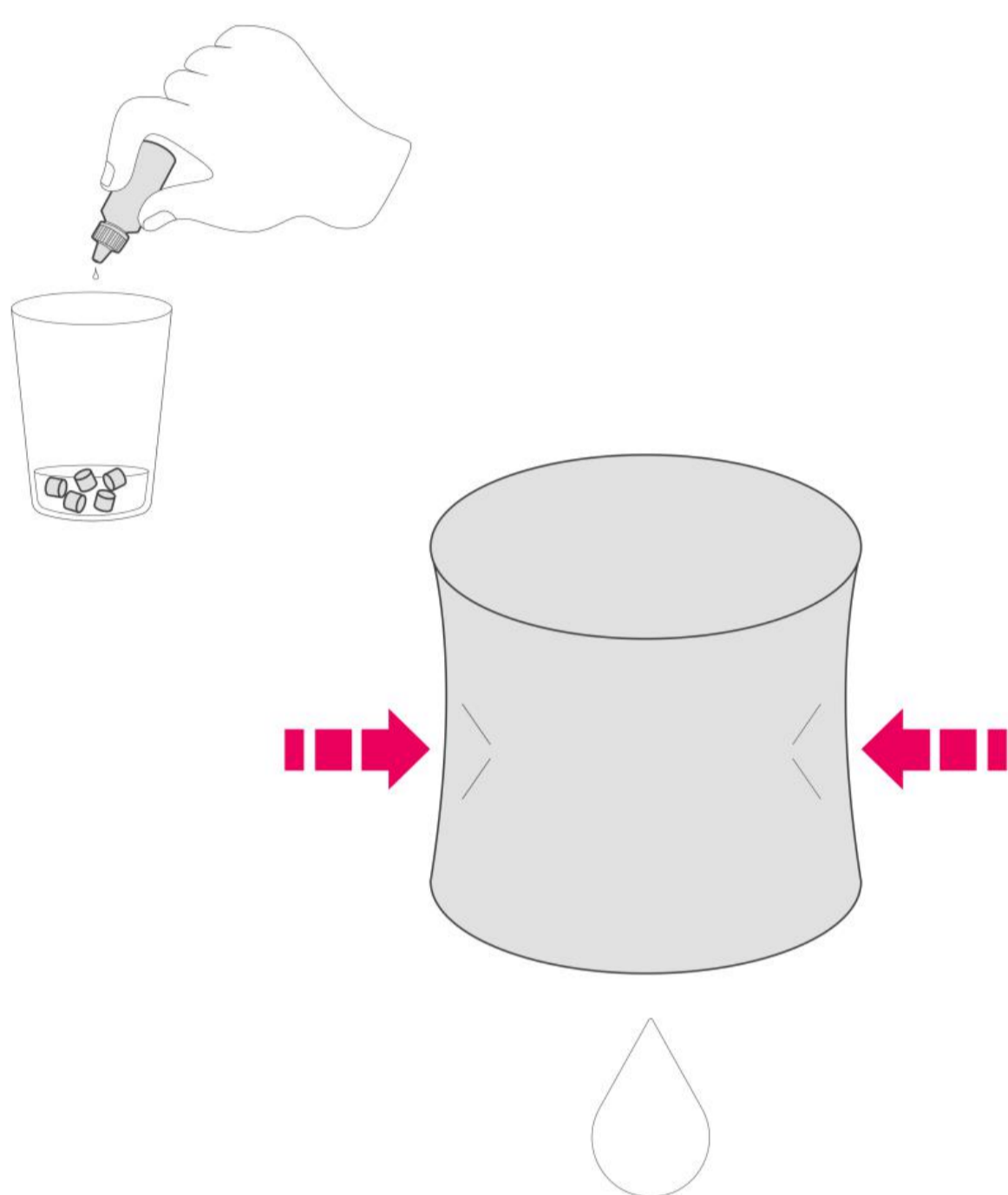
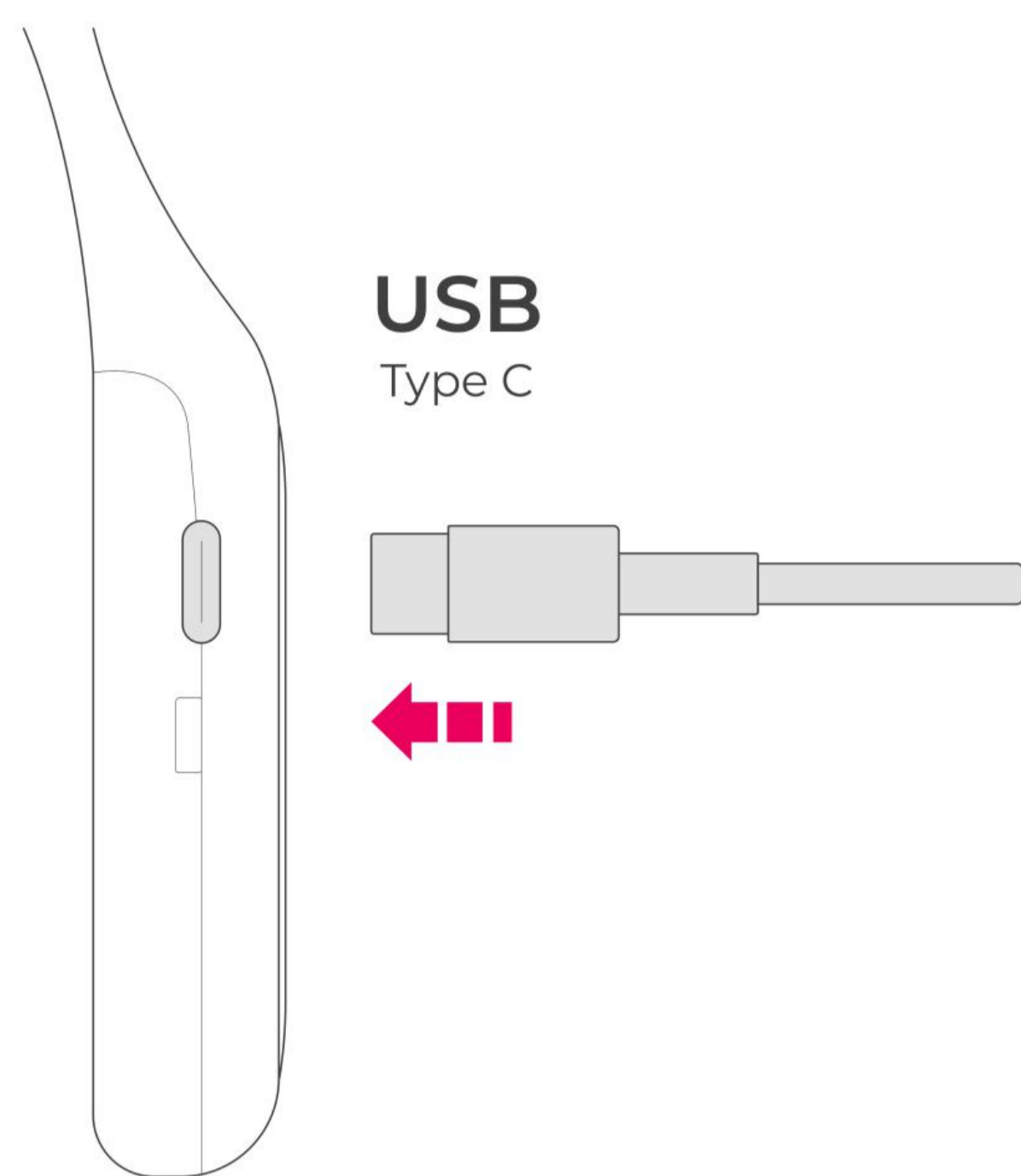


**第一步骤****打开包装盒**

卸下外套管，打开包装，然后从包装盒中取出耳机。在包装盒内的拉链袋中，您会看到：盐水瓶样品，传感器毡线，USB接收器保险箱和USB-C充电线。

第二步骤**使用前充电耳机**

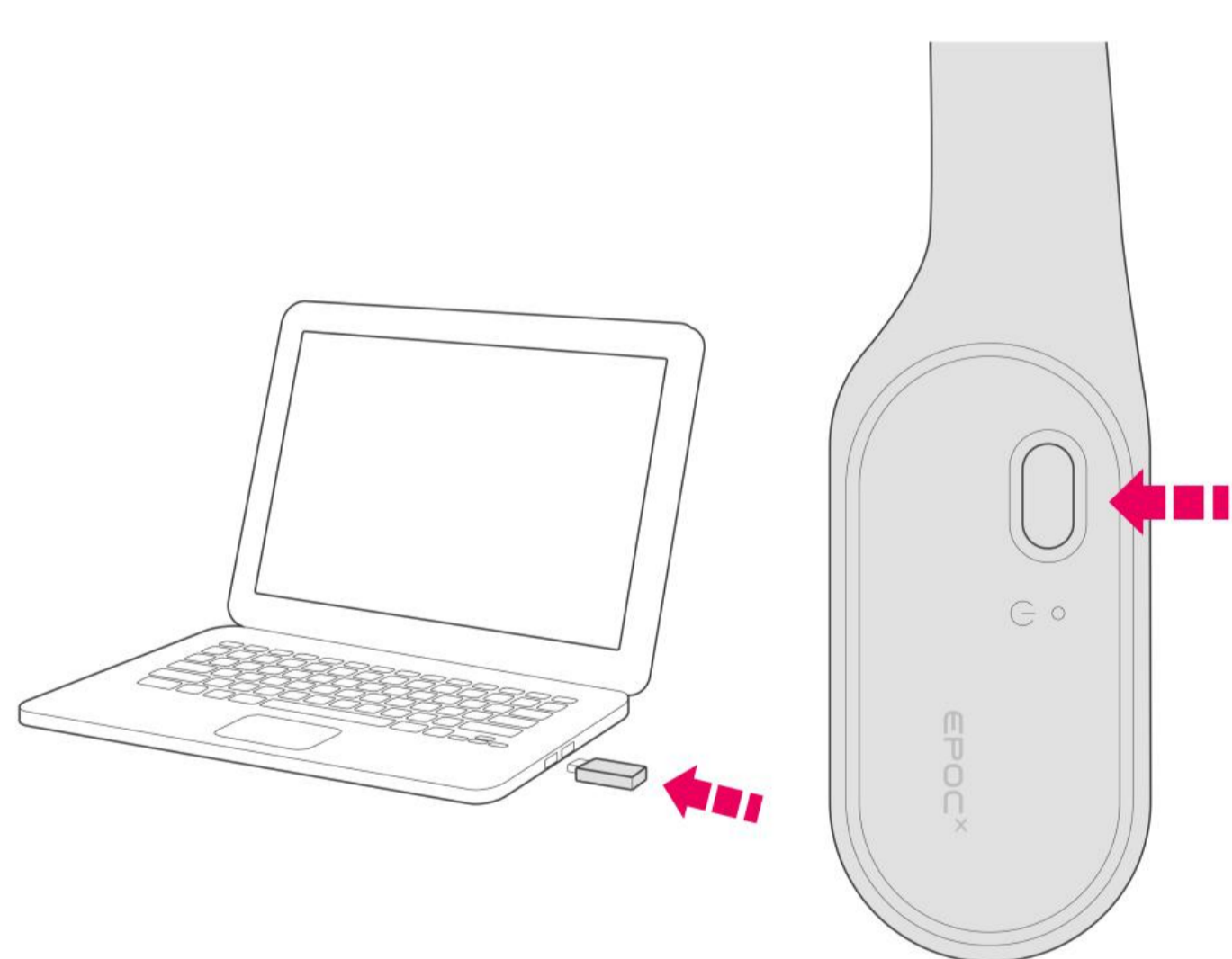
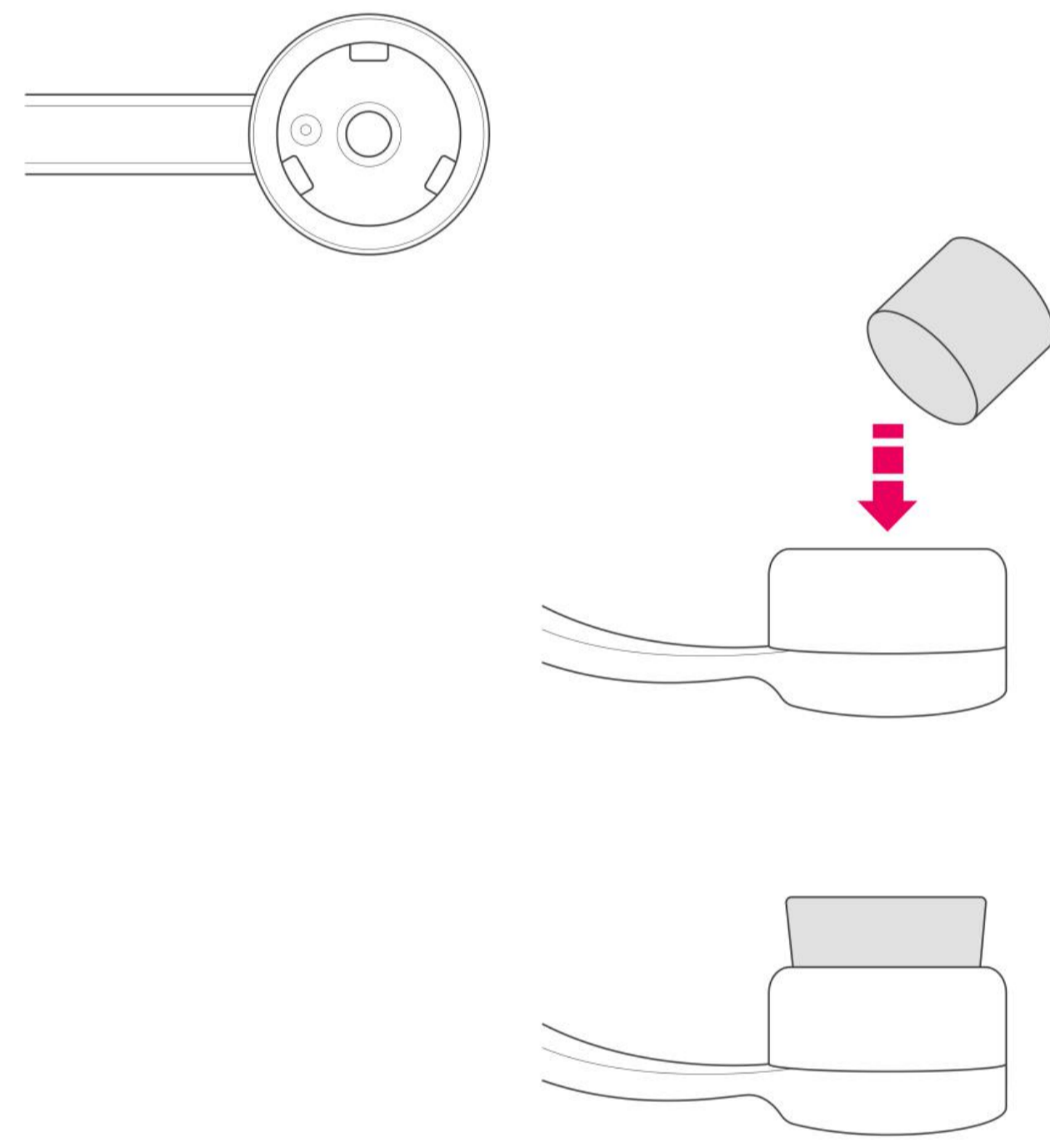
将USB-C电缆插入耳机右侧的充电端口。充电直至耳机上的指示灯变为绿色。

**第三步骤****传感器毡丝水合**

要水合传感器毡线，请将其放入玻璃杯中，然后加入盐水并浸泡。清除多余的液体。

第四步骤**插入传感器毡线**

通过将每个水合的传感器毡线插入开口内，可以将其连接到每个传感器臂。然后确保将其固定在适当的位置。

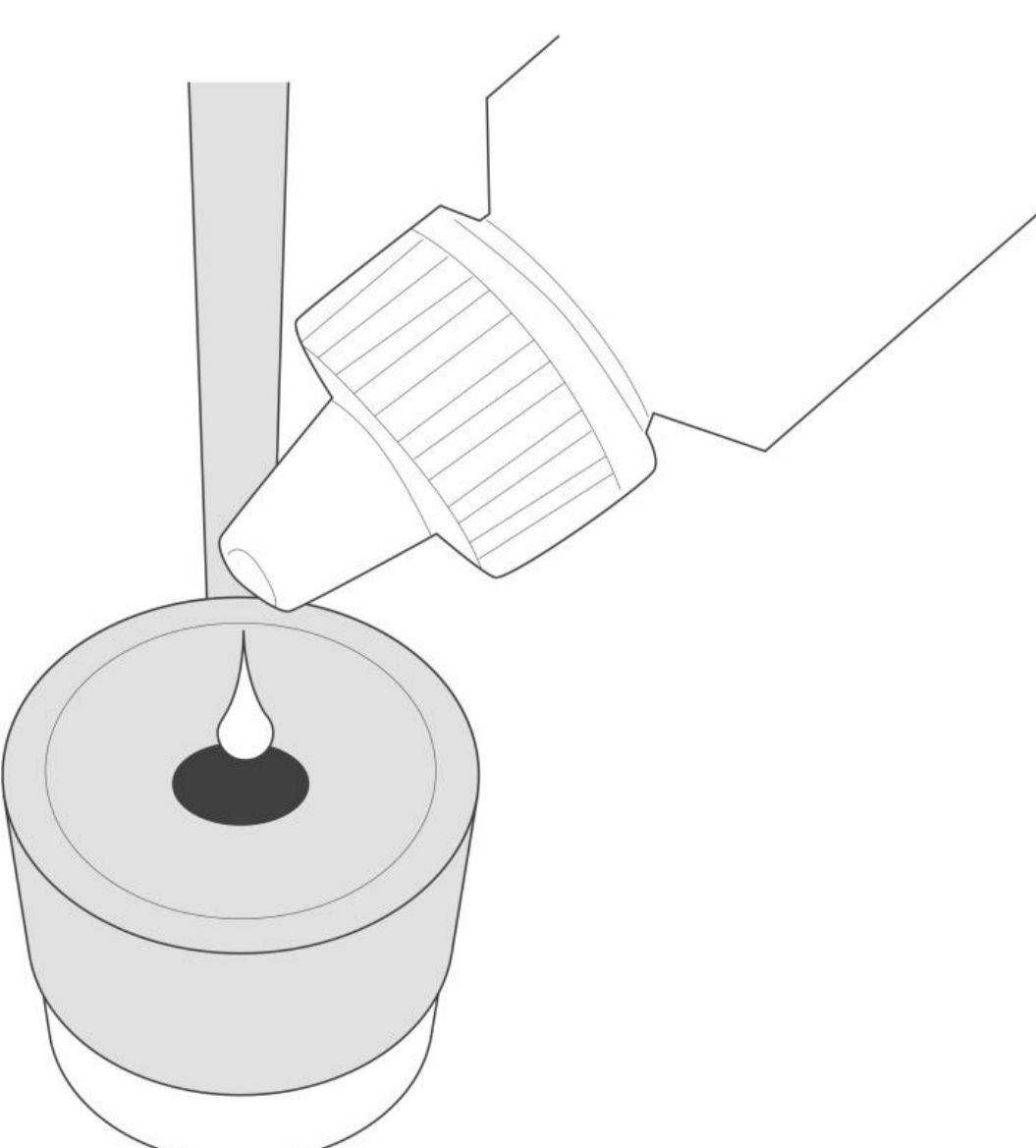
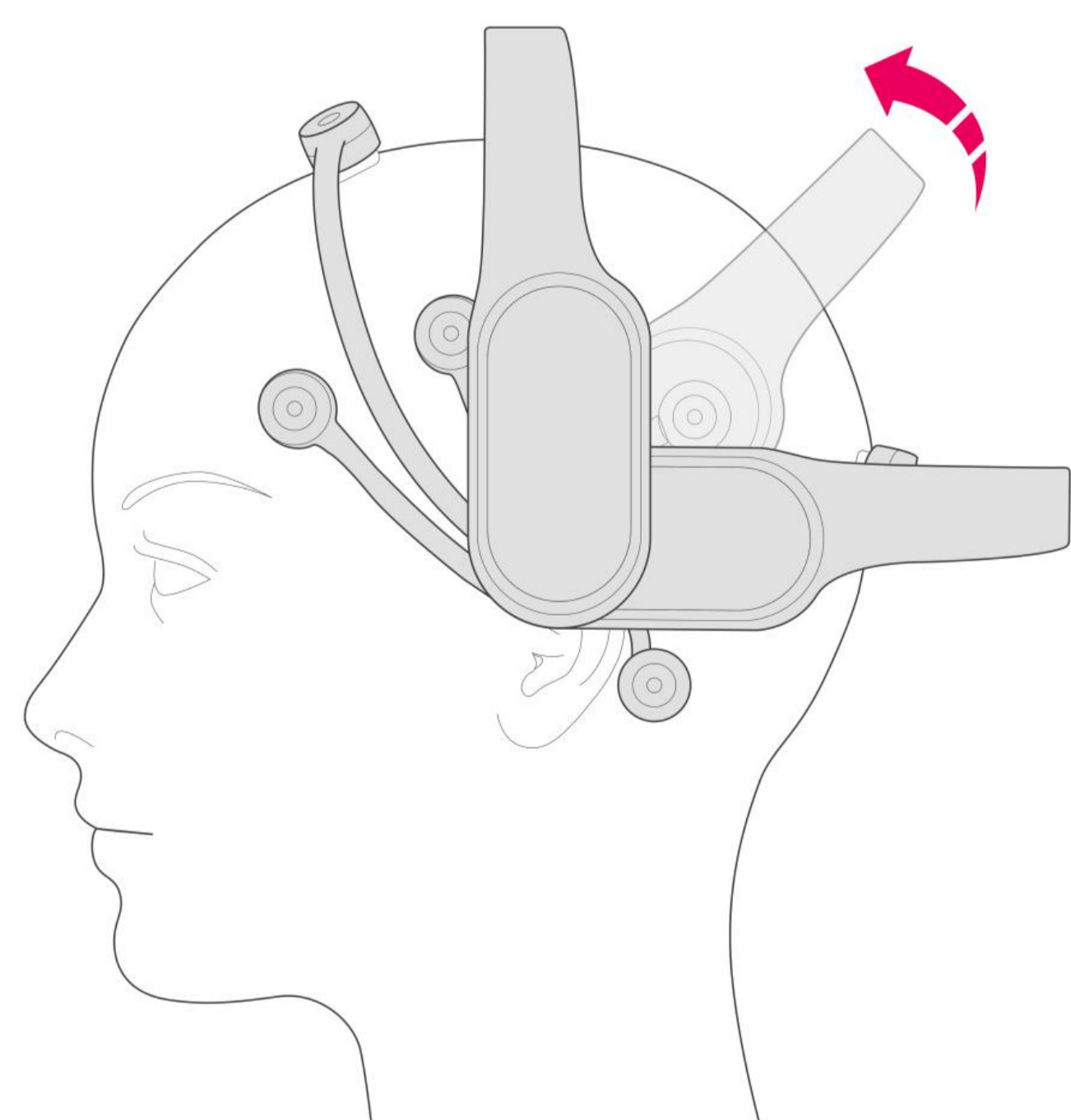
**第五步骤****连接EPOC X**

将USB接收器安全盒插入你电脑，指示灯将点亮。然后按耳机上的电源按钮。耳机将发出蜂鸣声，电源按钮旁边的LED变为白色。安全盒上的第二个LED指示灯将点亮并开始闪烁，指示数据连接/传输。

第六步骤**安装头带**

将耳机戴在参与者身上，然后选择将头带放在头部的后部还是顶部。要调整头带，请握住手并向上或向下推头带以使其转动。然后它将锁定到位。

当你旋转头带时，请确保更新应用程序中的设置，以便可以正确解释转动数据。

**第七步骤****给传感器毡丝补水**

你无需取下耳机即可补充盐水。要给传感器线重新补水，请使用传感器顶部的开口并添加盐水。