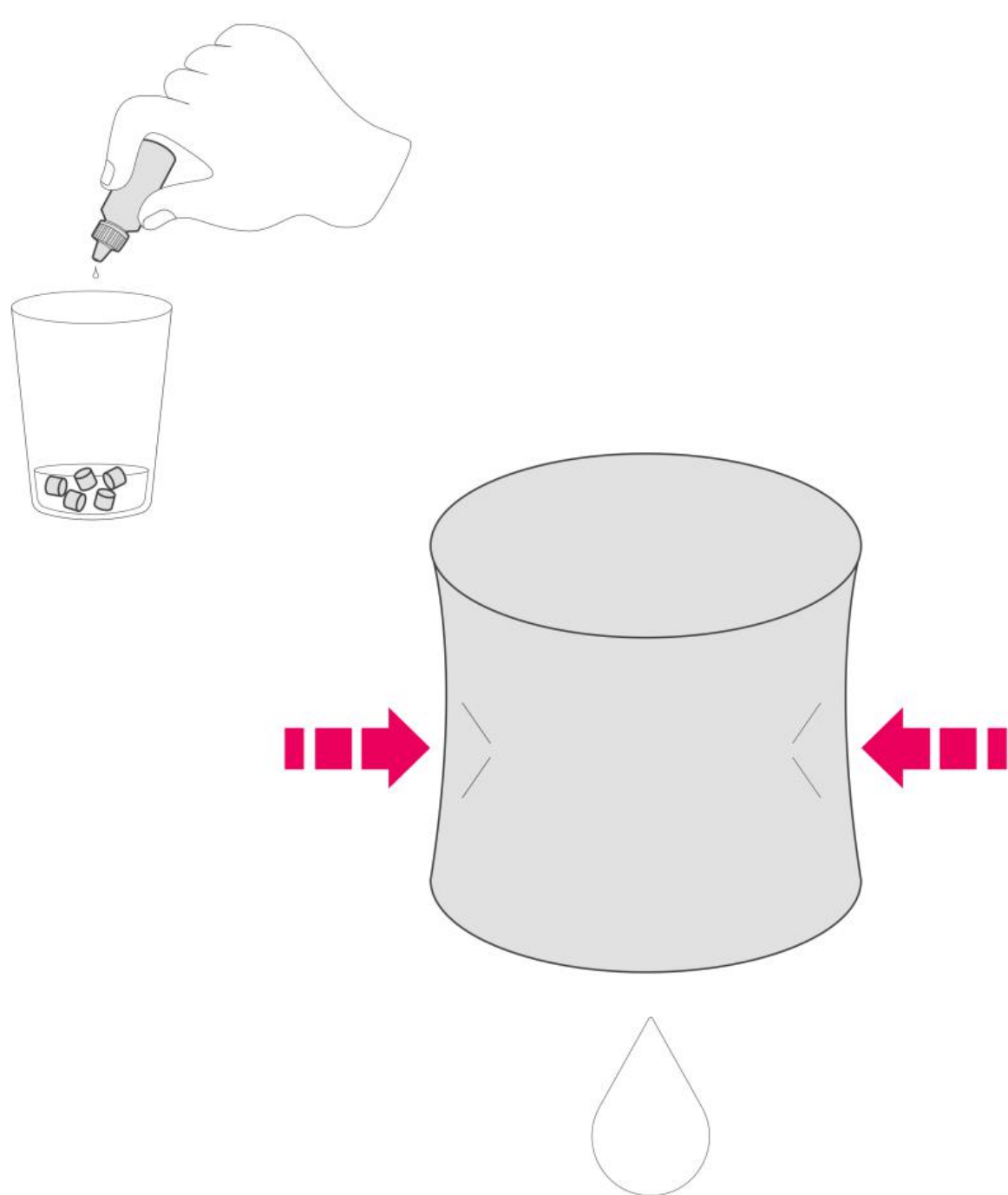
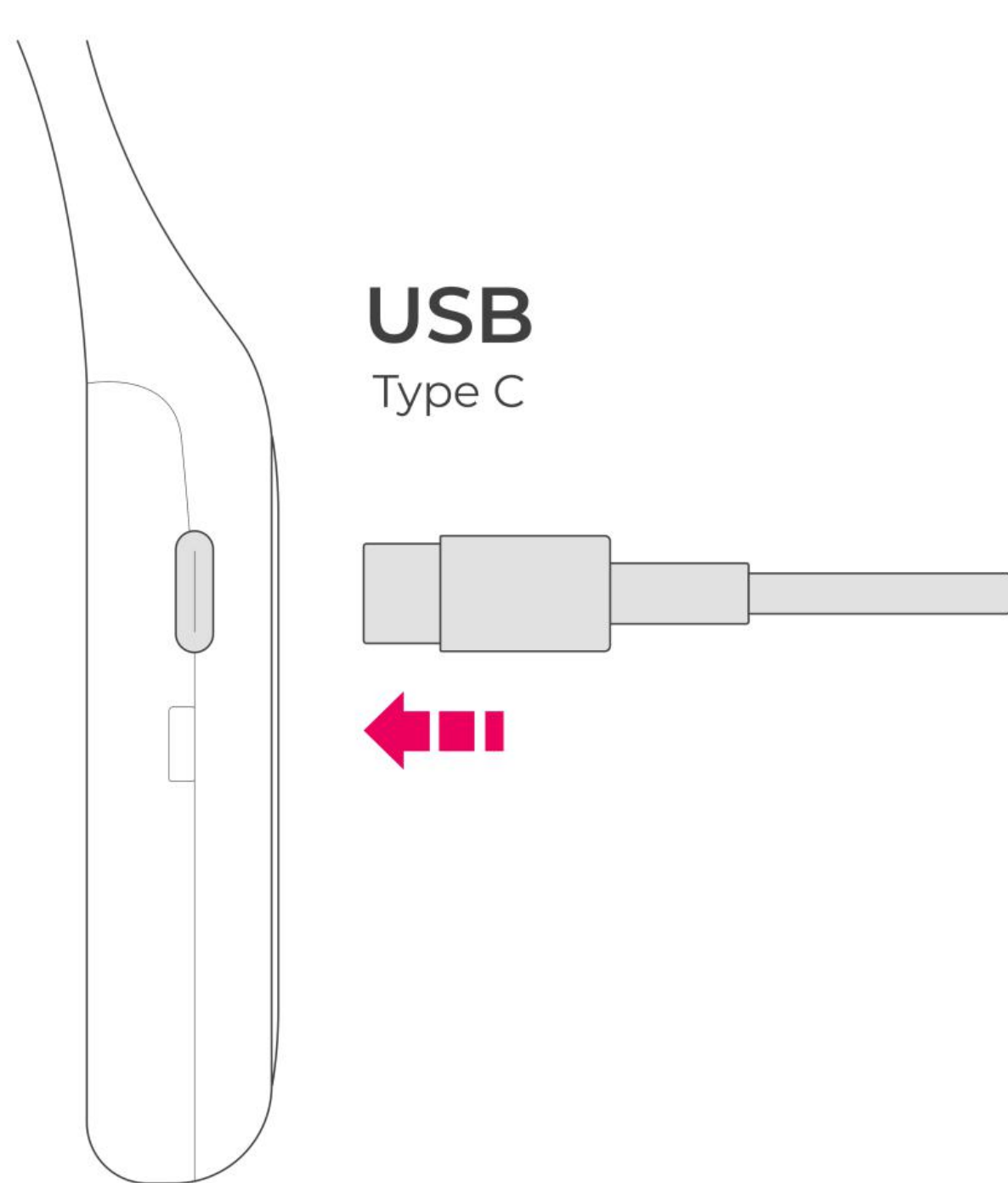


**단계 1****개봉**

외부 슬리브를 제거하고 지퍼를 연 다음 상자에서 헤드셋을 꺼낸다. 상자 안에있는 지퍼 포켓에는 샘플 식염수 병, 센서 펠트, USB 수신기 안전 상자 및 USB-C 충전 케이블이 있다.

단계 2**사용하기 전에 헤드셋을 충전한다**

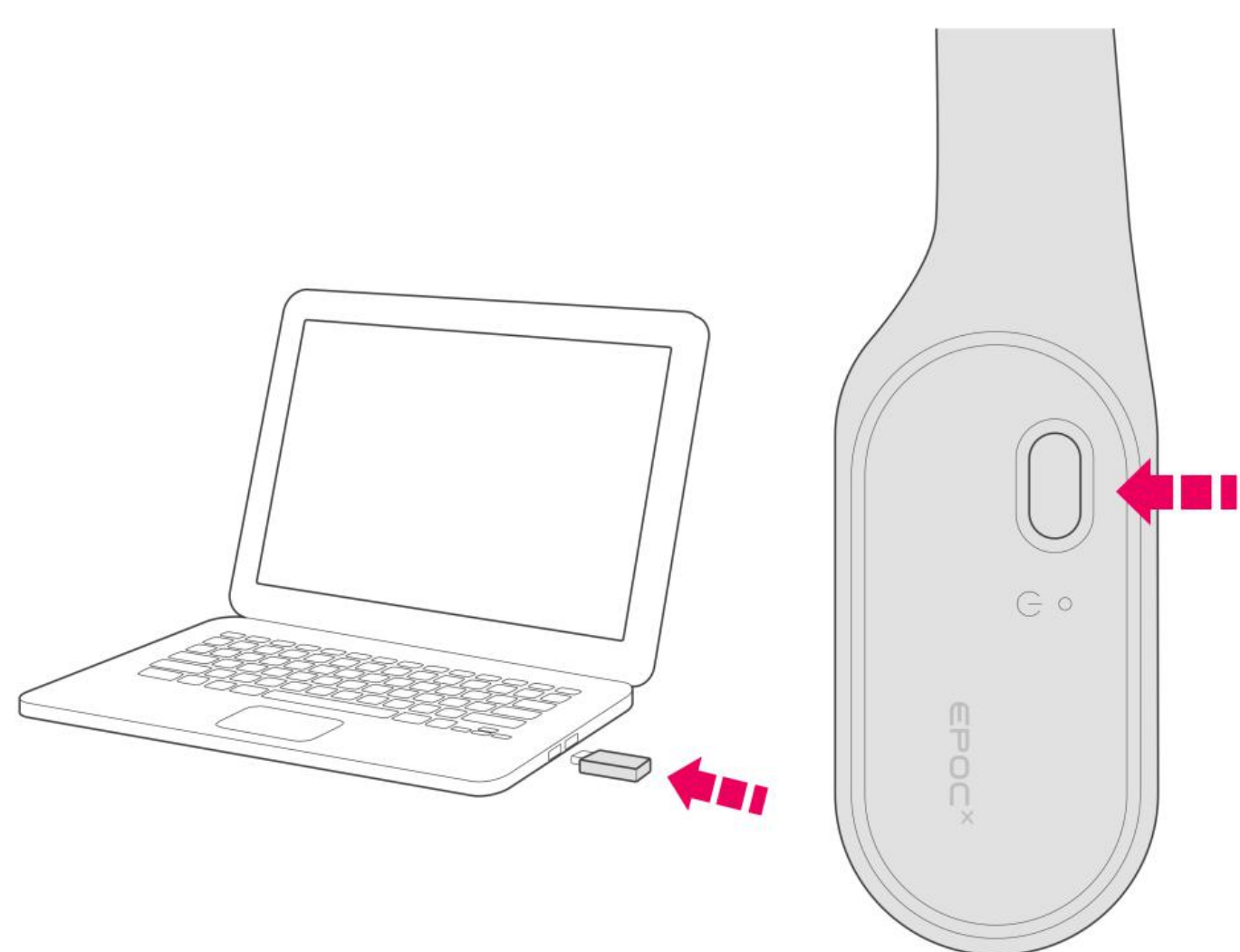
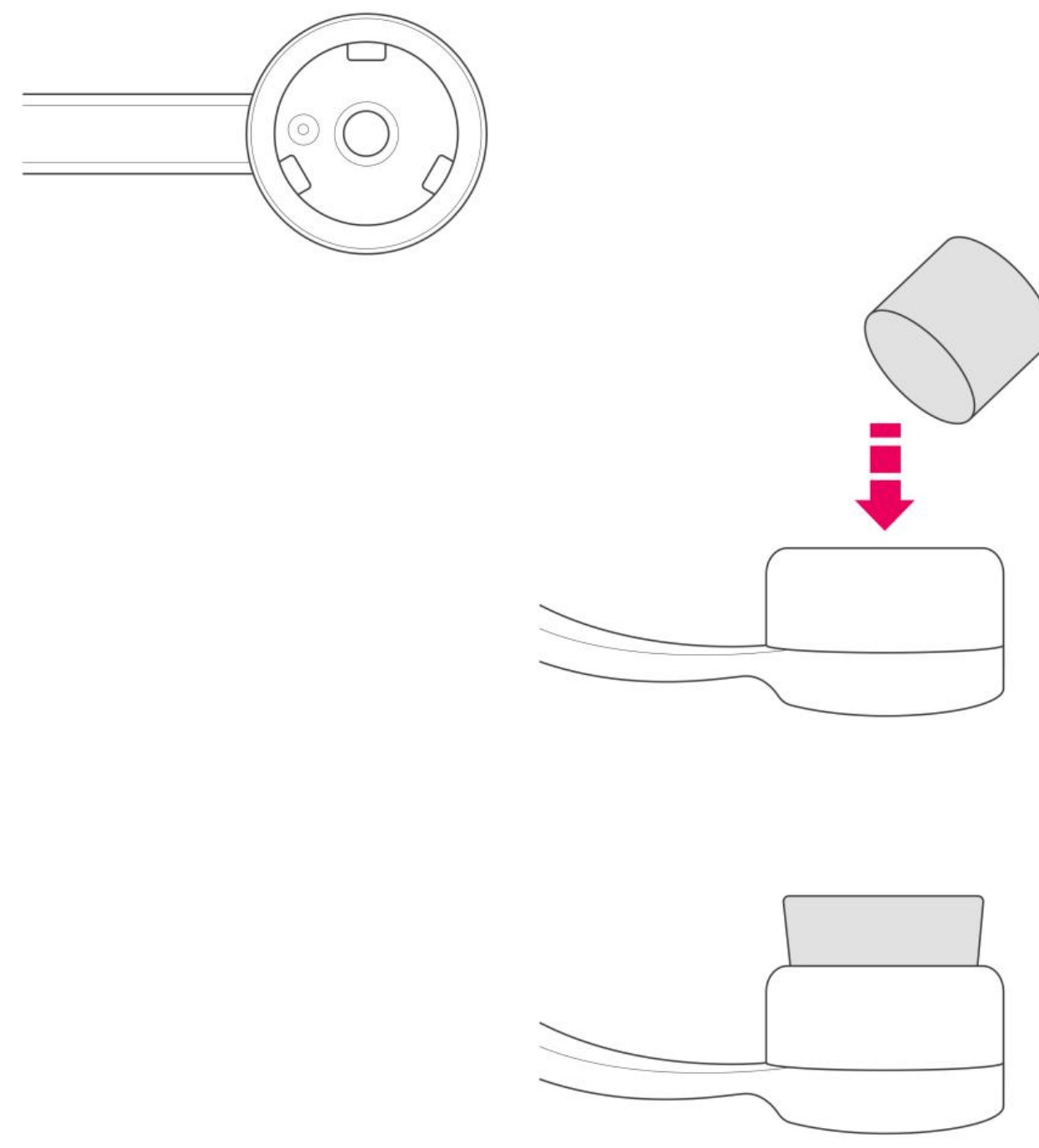
헤드셋 오른쪽에 있는 충전 포트에 USB-C 케이블을 꽂는다. 헤드셋 표시등이 녹색으로 변할때까지 충전한다.

**단계 3****센서 펠트 수화**

센서 펠트를 수화시키려면 컵에 넣은 다음 식염수를 넣고 담근다. 과도한 액체를 제거한다.

단계 4**센서 펠트 장착**

각각의 수화된 센서 펠트는 개구부 내로 밀고 제자리에 고정시켜 각 센서 앞에 장착할 수 있다.

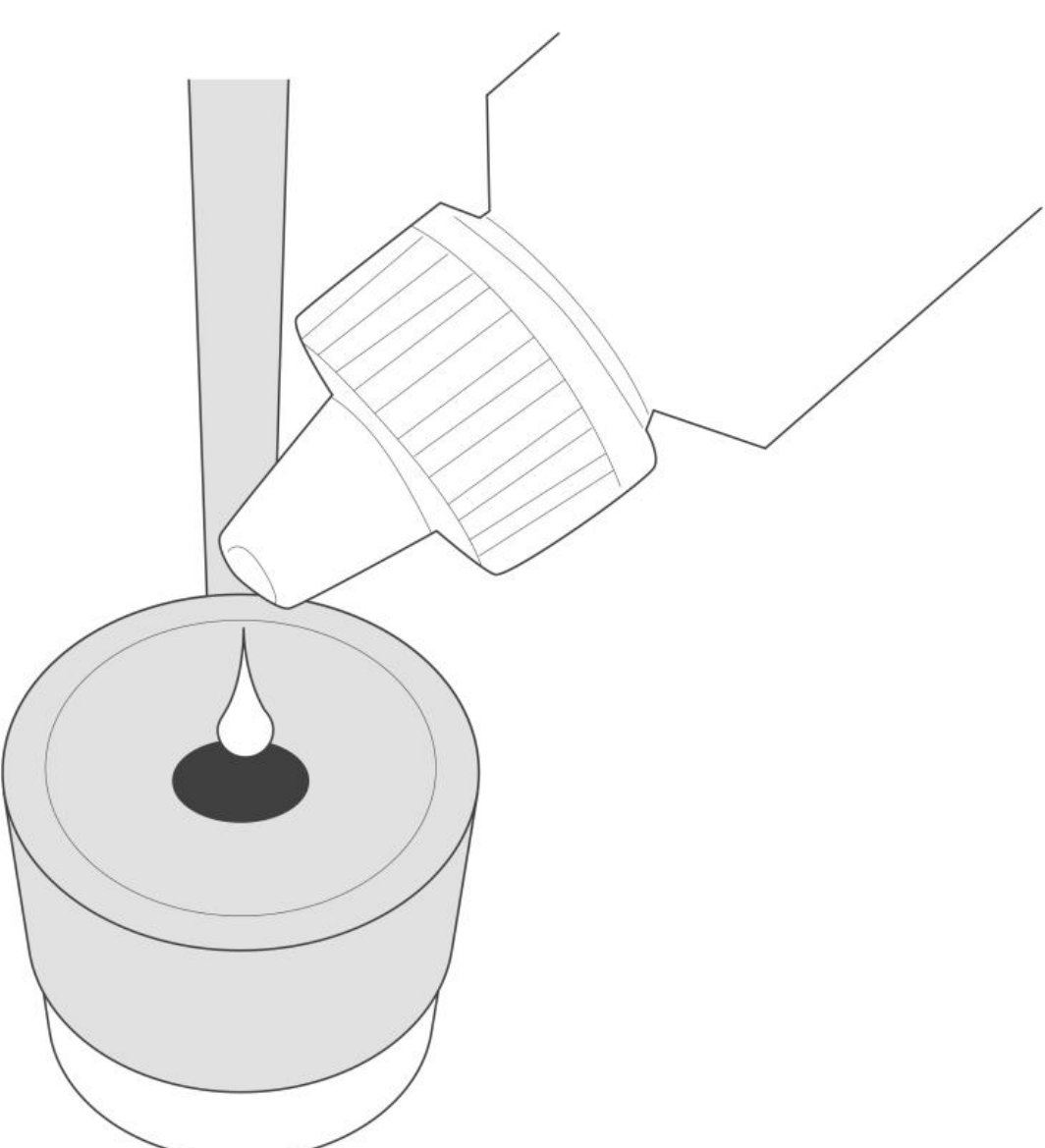
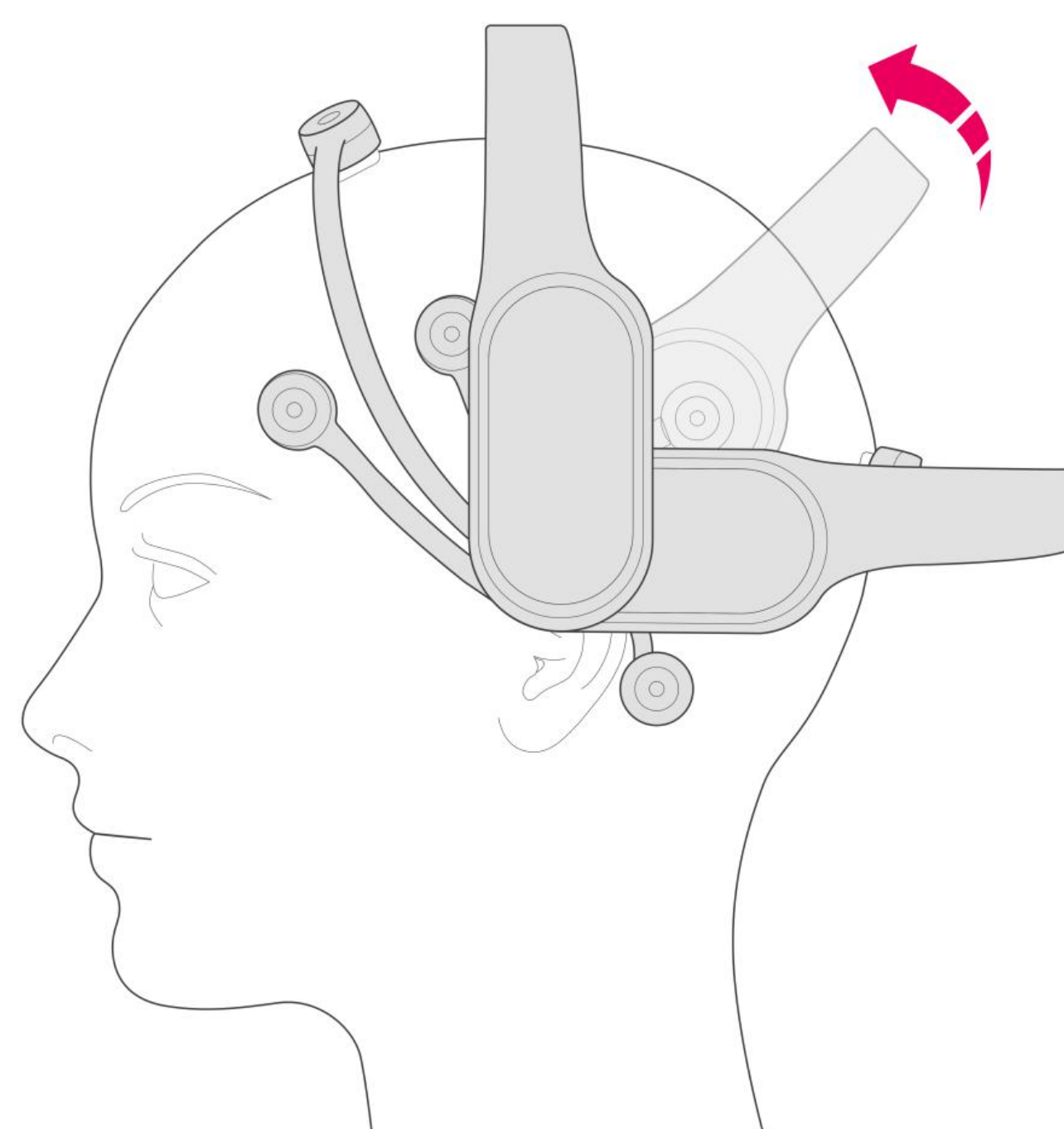
**단계 5****EPOC X 연결**

USB 수신기 안전 상자를 컴퓨터에 연결하면 LED가 켜진다. 그런 다음 헤드셋의 전원 버튼을 누른다. 헤드셋에서 신호음이 울리고 전원 버튼 옆의 LED가 흰색으로 바뀐다. 안전 상자의 두 번째 LED가 켜지고 깜박이며 연결 / 데이터 전송을 나타낸다.

단계 6**헤드 밴드 설정**

헤드셋을 참가자에게 장착하고 헤드 밴드를 헤드 후면 또는 상단에 배치할 것인지 선택한다. 헤드 밴드를 조정하려면 손을 잡고 헤드 밴드를 위 또는 아래로 밀어 회전시킨다. 그런 다음 제자리에 고정된다.

헤드 밴드를 회전할 때 모션 데이터를 올바르게 해석할 수 있도록 응용 프로그램의 설정을 업데이트할 것을 보장해야 한다.

**단계 7****센서 펠트 재수화**

식염수를 보충하기 위해 헤드셋을 벗을 필요는 없다. 센서 펠트를 재수화하려면 센서 상단의 개구부를 사용하고 식염수를 추가한다.